



# AllerFlow | Gluten

Allergeeni seireprogrammi kuuluv AllerFlow Gluten™ on kiire ja mugav test gluteenijääkide tuvastamiseks pindadel. Kombineerides Hygiene™ mugavat proovivõtu pühketiku disaini koos klassikalise külgvoolu tehnoloogia kassetiga, võimaldab AllerFlow Gluten™ testida gluteenijääke lihtsamalt kui kunagi varem.

## Kasutamine imelihtne:


Esmaolt, võta testipulgast välja proovivõtu seade, siis hõõru pind pühketikuga neljas suunas (ca 10x10 cm alal) ja aseta pühketikk tagasi testipulka.

Seejärel, võta pakendist välja analüüsikasset ja aseta see lauale.

Järgnevalt, aktiveeri testipulk, murdes pulga ülemine osa ühte ja teise suunda ning lasse reagentil valguda testipulga põhja, pigistades paar korda pulga pead.

Viimaks, loksuta testipulka mõned sekundid, et testiproov reagentiga korralikult seguneks ning vala proovivedelik kassetil olevasse ovaalsesse avasse.

Testitulemus kuvatakse kassetil 10 minuti jooksul.

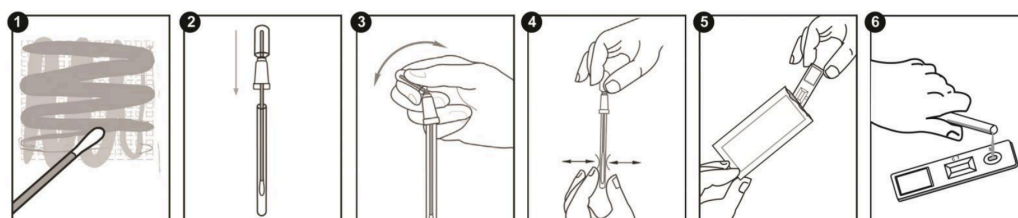

## Loe tulemus:

Üksik, sinine triip tähendab, et pind ei sisalda gluteenijääke.

Kaks triipu, sinine ja punane korraga tähendab, et pinnal leidub gluteenijääke.

## Positiivne tulemus:



## Negatiivne tulemus:



## Kasutegurid:

- Komplekt sisaldab kõiki vajalikke materjale - ei vaja minegeid pipette, pudeleid, kaale või kuumutusseadmeid
- Mugav ja kiire proovivõtmine ei vaja põhjalikku koolitust
- Tulemused juba 10 minuti jooksul - kiire tulemus võimaldab koheselt likvideerida puudused
- Tulemuste lihtne tõlgendamine
- Kiire ning lihtne viis HACCP/SSOP programmi järgimiseks
- Soodne valik - suuremahuline sääst võrreldes teiste samalaadsete seadmetega

## Tundlikkus:

- Tuvastab kuni 5 µg/proov (5 ppm) gluteeni, 10 minuti jooksul

## Säilitusaeg:

- 15 kuud toatemperatuuril või külmkapis (2 - 25°C)

Info: (+372) 607 0802 (+372) 5623 0724 myyk@netfood.fi